



# SN-RR2 熔融指数测定仪

## 用户手册

广州首诺科学仪器有限公司

(使用前请认真阅读)

---

# 【前 言】

感谢您选择广州首诺的产品，本公司在给您提供优质产品的同时，也将为您提供优质的技术支持和售后服务。

熔融指数测定仪(触摸屏)主要侧重于塑胶材料拉伸、弯曲、熔融指数、冲击强度、热变形维卡、水份测试、老化等性能的检测，也精通于各种非标仪器，自动化仪器的生产、研发、升级和改造等。并可提供产品技术规格资料、安装及售后服务等。

说明书是机器的使用指南，本手册详细说明如何安装、操作程序、保养方法与简单的故障维修、使用注意事项。请仔细阅读本手册，并依照规定的程序操作，可使您每次皆能顺利地操作使用。请谨记注意事项可免除机器因人为操作不当而故障,正确的保养方法可延长机器寿命。在设置运行、维护、保养、检查之前，请务必仔细阅读此说明书，熟记有关事项之后，方可操作和检查机器，以便正确的操作使用及延长机器寿命。

本公司各类产品均经检验合格才出厂，您可放心使用，若有任何困难或问题,请与本公司业务部直接联系。

**注意：本仪器电源必须要有良好接地线，且电压波动不得超过 $\pm 20V$ ，不接地线或电压波动过大会造成仪器无法正常运行导致仪器电路板损坏，如果因未接地线或电压波动过大造成仪器电路损坏我司将不给仪器免费报修。**

# 目 录

1、测定仪的用途.....	2
2、主要特征.....	2
3、结构及工作原理.....	3
4、操作说明.....	4
5、仪器的安装与使用.....	5
6、仪器的校准.....	16
7、附录 A .....	18
8、附录 B .....	19
9、常见问题分析及处理方法.....	20

## 一、用途：

熔体流动速率仪是按 GB3682-2018 的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器，用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS 树脂、聚碳酸酯、位的生产和研究之中。

## 二、主要特征：

### 1、 挤压出料部分：

出料口直径： $\Phi 2.095 \pm 0.005$  毫米

出料口长度： $8.000 \pm 0.025$  毫米

装料筒直径： $\Phi 9.550 \pm 0.025$  毫米

装料筒长度： $152 \pm 0.1$  毫米

活塞杆头直径： $9.475 \pm 0.015$  毫米

活塞杆头长度： $6.350 \pm 0.100$  毫米

### 2、 标准试验力（八级）

**1 级：**  $0.325 \text{ kg} = (\text{活塞杆} + \text{砝码托盘} + \text{隔热套} + 1 \text{ 号砝码体}) = 3.187 \text{ N}$

**2 级：**  $1.200 \text{ kg} = (0.325 + 2 \text{ 号 } 0.875 \text{ 砝码}) = 11.77 \text{ N}$

**3 级：**  $2.160 \text{ kg} = (0.325 + 3 \text{ 号 } 1.835 \text{ 砝码}) = 21.18 \text{ N}$

**4 级：**  $3.800 \text{ kg} = (0.325 + 4 \text{ 号 } 3.475 \text{ 砝码}) = 37.26 \text{ N}$

**5 级：**  $5.000 \text{ kg} = (0.325 + 5 \text{ 号 } 4.675 \text{ 砝码}) = 49.03 \text{ N}$

**6 级：**  $10.000 \text{ kg} = (0.325 + 5 \text{ 号 } 4.675 \text{ 砝码} + 6 \text{ 号 } 5.000 \text{ 砝码}) = 98.07 \text{ N}$

**7 级：**  $12.500 \text{ kg} = (0.325 + 5 \text{ 号 } 4.675 \text{ 砝码} + 6 \text{ 号 } 5.000 + 7 \text{ 号 } 2.500 \text{ 砝码}) = 122.58 \text{ N}$

**8 级：**  $21.600 \text{ kg} = (0.325 + 2 \text{ 号 } 0.875 \text{ 砝码} + 3 \text{ 号 } 1.835 + 4 \text{ 号}$

3.475+5号 4.675+6号 5.000+7号 2.500+8号 2.915 砝码)=211.82 N

砝码质量相对误差 $\leq 0.5\%$ 。

3、 温度范围：室温-400℃

4、 恒温精度： $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 。

5、 电源：220V $\pm 10\%$  50Hz

6、 工作环境条件：环境温度为 10℃-40℃；环境相对湿度为 30%-80%；周围无腐蚀性介质，无较强的空气对流；周围无振动、无较强的磁场干扰。

7、 仪器外形尺寸：250×350×600=（宽×厚×高）

### 三、结构及工作原理：

熔体流动速率仪是一种挤出塑料计。它是在规定温度条件下，用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物，在规定的砝码的负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产中及科研单位的研究中，经常用“熔体（质量）流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。所谓熔融指数就是指挤出物各段试样的平均重量折算为 10 分钟的挤出量。

1, 熔体（质量）流动速率仪用 MFR 表示，单位为：克/10 分钟 (g/min) 公式表示： $MFR(\theta, mnom) = tref \cdot m/t$

式中： $\theta$ —— 试验温度

$mnom$ —— 标称负荷 Kg

$m$  —— 切断的平均质量 g

$tref$  —— 参比时间 (10min) , S ( 600s )

$t$  —— 切断的时间间隔 s

**例：**一组塑料试样，每 30 秒钟切取一段，各段质量的结果是：0.0816 克、0.0862 克、0.0815 克、0.0895 克、0.0825 克取。

平均值  $m = (0.0816+0.0862+0.0815+0.0895+0.0825) \div 5=0.0843(\text{克})$

代入公式： $MFR=600 \times 0.0843/30=1.686(\text{克}/10 \text{分钟})$

2, 熔体（体积）流动速率仪用 MVR 表示，单位为：立方厘米/10 分钟 ( $\text{cm}^3/10\text{min}$ ) 公式表示： $MvR(\theta, mnom) = A \cdot Tref \cdot L/T$

式中： $\theta$ —— 试验温度

$m_{nom}$ —— 标称负荷 Kg

$A$  —— 活塞和料筒截面面积平均值 (等于  $0.711\text{cm}^3$ )

$t_{ref}$  —— 参比时间 (10min) ,  $S$  ( 600s )

$t$  —— 预定测量时间或者各个测量时间的平均值


$L$ —— 活塞移动预定测量距离或各个测量距离平均值

本仪器由加热炉和控温系统所组成并安装在机身（立柱）底座上。

温控部分采用单片机调功率控温方式，它的抗干扰能力强，控温精度高，控制稳定，炉内加热丝按一定规律缠绕在加热棒上，使温度梯度为最小，以满足标准要求。

#### 四、操作说明

##### 1. 仪器结构

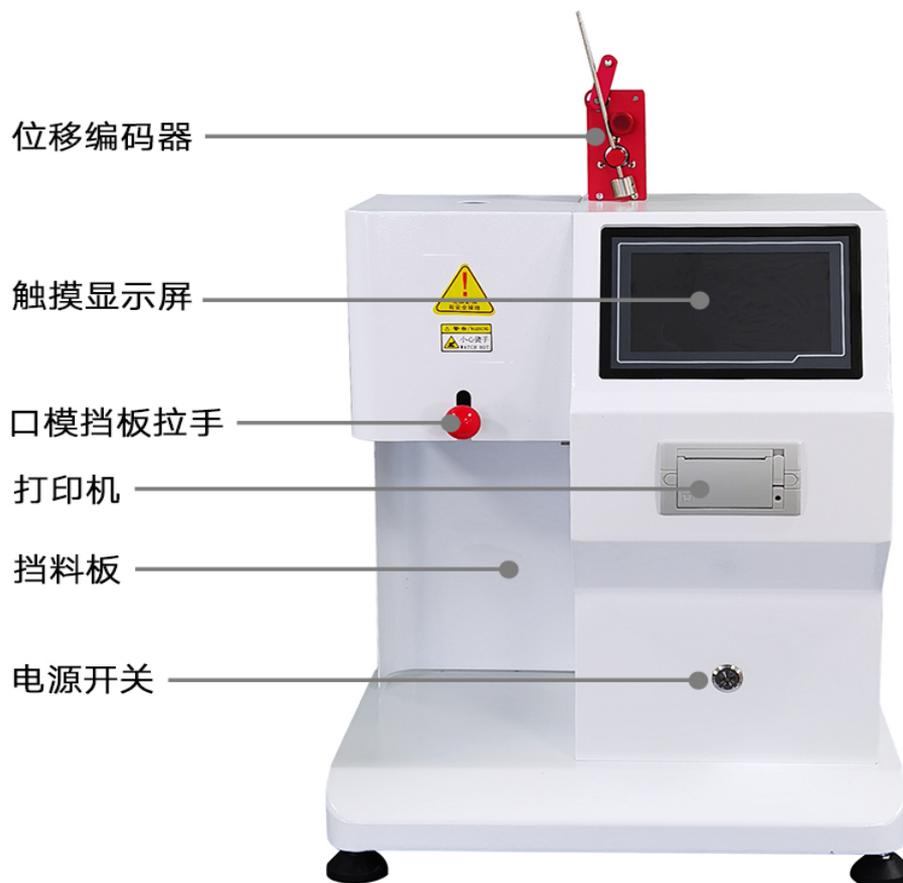

(图片仅供参考，以实物为准)

## 五. 安装

### 1.1 仪器开箱检验

仪器在搬运过程中要避免剧烈的振动和机械损伤，若由于包装箱体破损，请及时与相关运输部门联系并通知我公司，请操作者不要自行处理。

按照装箱单，对随机附件逐一核对，附件若与装箱单不符，请及时与我公司联系。

### 1.2 安装

该仪器应安放在牢固平稳的工作台上，工作台高 600mm 为宜。在试验之前首先进行下面的操作：

将水平仪插入料筒内，调整机身底部的地脚螺钉，直到水平仪上的水准泡移到水平仪的中心圆圈内，表明仪器已调整到水平。将水平仪取出存放。

**注意：水准泡移向哪边，说明哪边高，需降低哪边的高度，如果仪器位置进行变更，则要重新进行水平调整。在调整水平时，炉体不允许通电加热，不能在炉温高于 50℃ 时把水平仪插入料筒内，以免烧坏水平仪。**


将炉体外手柄向内推到底，把口模放到料筒上口处，可用口模清理棒或加料顶杆辅助口模滑入料筒底部，落在料筒底部挡板上。注意不要用力过猛以免将料筒内壁划伤。将炉体外手柄向外拉出，口模可从炉体底部经落料区滑出（如不能滑出则用加料顶杆从料筒上部微压即可）。

### 1.3 附件

辅助主机部分完成试验的装置，由料筒、活塞、口模、砝码、刮刀、装料漏斗、加料顶杆等。

1.3.1 料筒，料筒置于炉体内腔，材料为合金钢，内壁硬度较高，并具有耐腐蚀性。内径为  $(9.550 \pm 0.025)$  mm，长度为 160mm。

1.3.2 活塞，活塞材质为耐腐蚀合金钢，硬度略低于料筒内壁硬度。活塞全长 193mm，有效长度 175mm，活塞杆直径为 9mm，轴线弯曲不大于 0.02%。活塞头长度为  $(6.35 \pm 0.10)$  mm，其直径比料筒内径小  $(0.075 \pm 0.010)$  mm，表面粗糙度小于  $0.25 \mu\text{m}$ 。活塞头下部边缘倒角的半径为 0.4mm。活塞杆上标记有五条刻线，最外面两条是 ISO1133 规定的试验区间，其余三条是 ASTM D 1238 测试方法规定的，根据采用的测试标准，在试验时选择不同的参考线。

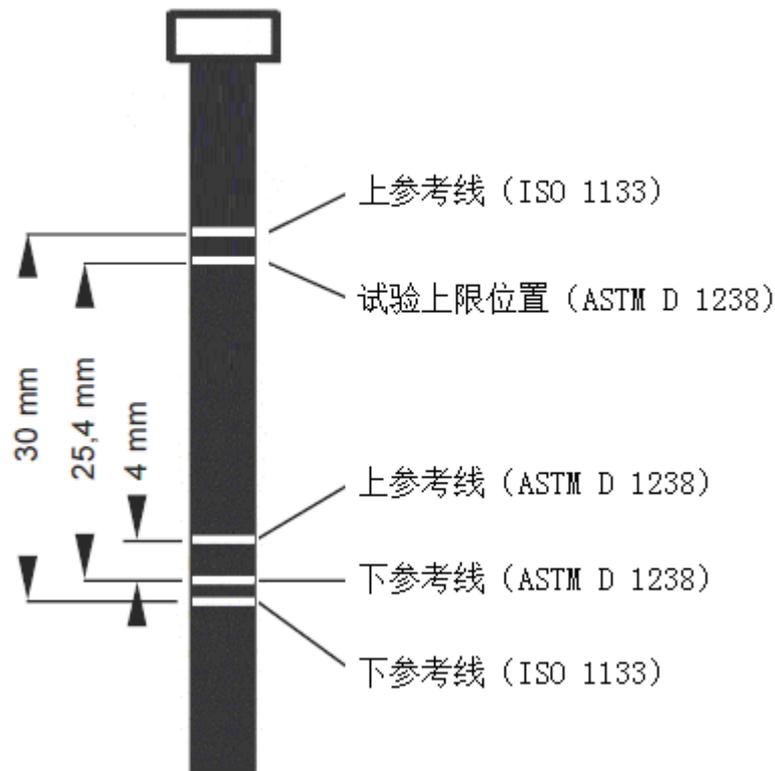

1.3.3 口模，用碳化钨制成，口模外径与料筒内径成间隙配合，口模内径为  $(2.095 \pm 0.005)$  mm，内壁粗糙度小于  $0.25 \mu\text{m}$ ，高度为  $(8.000 \pm 0.025)$  mm。

1.3.4 砝码，负荷是砝码、托盘和活塞重量之和，精度为  $\pm 0.5\%$ 。

1.3.5 漏斗及加料顶杆，漏斗及加料顶杆是加料装置。把漏斗插入料筒内，试验时把预先称重处理好的试样经漏斗填入料筒内，再迅速用加料顶杆压实。

## 2. 试验操作

### 2.1 试样制备

2.1.1 试样准备：在进行试验之前，为使测量结果准确，要按产品标准准备好试样（有的试样需提前进行干燥处理）。试样形状：颗粒、粉料、小块、薄片等形状。

根据试样的预计流动速率按下表称取试样。

试样加入量与切样时间间隔关系表


流动速率 (g/10min)	试样加入量 (g)	切样时间间隔 (S)
0.1~0.5	3~5	240
>0.5~1.0	4~6	120
>1.0~3.5	4~6	60
>3.5~10	4~8	30
>10~25	4~8	5~15

注:

- 易氧化降解的试样，在装料前，须用氮气吹扫料筒。
- 如果本试验中所测得的数值小于 0.1g/10min 或大于 100g/10min，建议不测熔体流动速率。
- 当材料密度大于 1.0g/cm<sup>3</sup> 时，可能需增加试样量。

2.1.5 准备备用品： A 隔热手套 1 副； B 口模清理棒； C 漏斗； D 加料顶杆； E 擦拭活塞、口模、料筒用的纱布和软布； F 将一条宽约 50mm 左右的纱布条从料筒清洗棒头部起，螺旋形缠绕在料筒清洗棒上，缠绕后的料筒清洗棒直径应能插入料筒内且松紧适宜。

通电开机后屏显如下图所示：

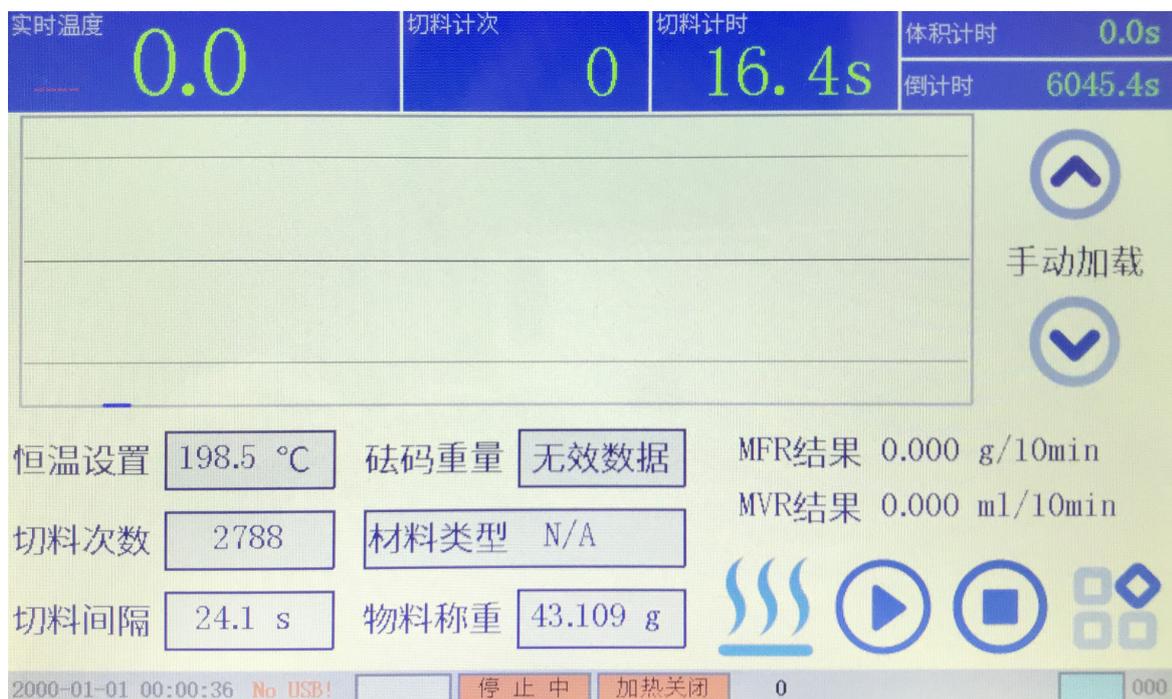

- 上图是开机之后的主界面，也是我们操作所在的界面，图片的上面蓝色区域为显示的实际温度，编码器位移数据，编码器的计时，和切料时间，切料次数等，蓝色区域最右侧为倒计时（倒计时是指材料放入料筒之后的预热时间，分 GB 和 ASTM 的区别，一般 GB 规定的为 4min，ASTM 规定为 5min）。
- 中间空白区域为温度曲线显示，显示的是实时曲线，再往下看，MFR 和 MVR，分别表示质量法熔融指数和体积法熔融指数，材料类型，和功能键，其中  表示升温或者关闭升温， 表示启动（自动切割的启动功能键）， 表示停止（停止切割取料等）。


点击右下角  菜单功能键，可进入如下主选择菜单界面。

选择菜单界面显示如下：



此为主选择菜单界面，从左上第一个功能开始，分别为：

1，试验设置：设置试验参数（材料编号，材料名称，试验砝码，MFR 结果，MVR 结果，和熔融密度等数据），如下图所示

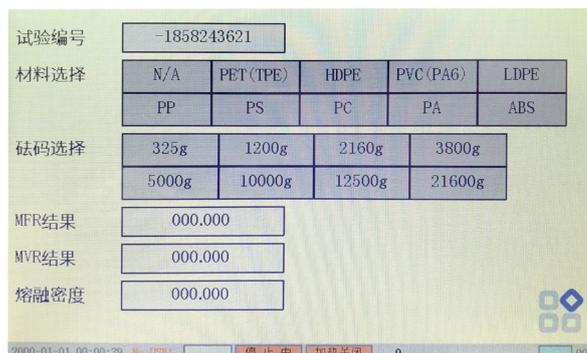

2, 试验报告: 测试完成后, 显示试验结果的界面, 如下所示:

No.	称重	MFR结果	时间	MVR结果	熔融密度
1	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
2	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
3	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
4	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
5	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
6	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
7	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
8	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
9	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
10	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
AVG	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000

CLEAR


2000-01-01 00:00:38 No USB! 停止中 加热关闭 0 000

3, 时间日期: 显示系统的时间日期等功能, 可更改。

4, 打印设置: 选打印机的传输比例, 不可更改)

5, 数据保存: 用于保存系统参数, 此功能尚不对客户开放。

6, 系统设置: 用于厂商调整内部参数, 校准温度以及其他功能使用, 如调整, 请联系厂家, 如下所示:

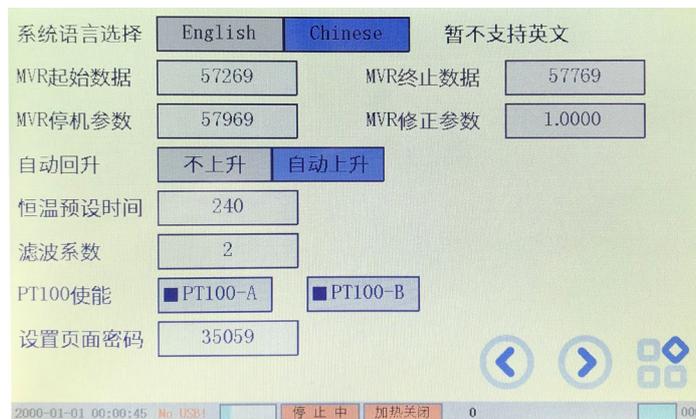


## 试验前准备工作

自动加载砝码设置: 先进入试验设置界面, 选择所测试材料名称和编号, 选择需要的砝码 (砝码标准参照 GB-3682), 选择完成后, 砝码加载机构进行砝码选定, 此步骤不需要人为干预, 时间持续数秒, 然后按菜单键 “”, 进入操作界面, 点击恒温设置设置所需温度 (温度标准参照 GB-3682 或说明书附表 1), 砝码重量自动显示所需重量, 点击升温功能键, 开始升温, 左上角温度显示升温中, 整个过程大约 10 分钟。此时我们可以先将口模放置在料筒内。

本仪器可进行质量法和体积法的两种试验，具体操作方式下面进行简单介绍。

## 2.2 质量法试验

在主操作界面如下图所示：

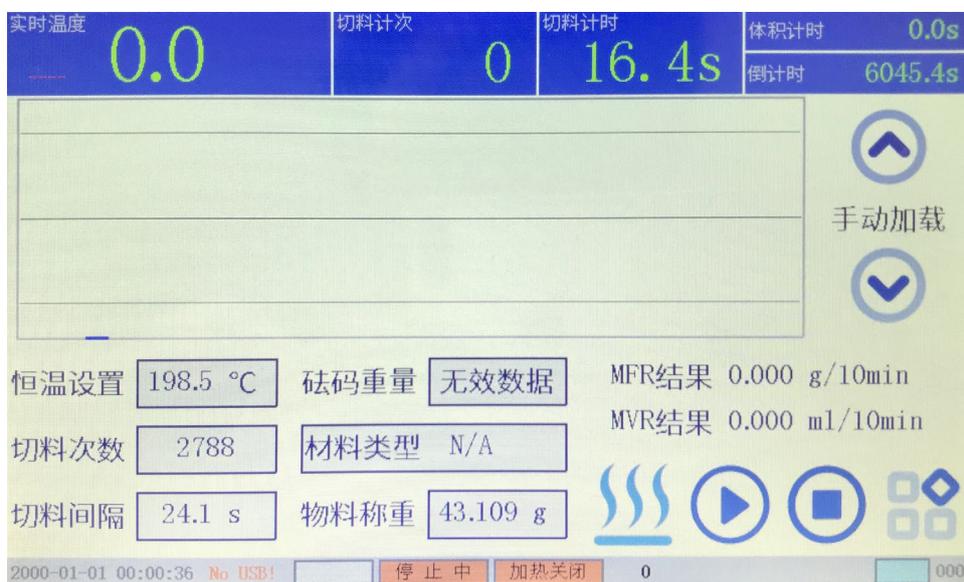

- 按照标准要求，质量法需要切割材料，称重然后得出结果，结果的表示单位为 g/10min（前提准备一台精度至少为 0.01g 的电子秤），首先设置试验的温度，和切料时间和间隔，点击温控开关，此时左上角的温度和中间的温度实时变化，常温到设置温度一般时间为 5-10min，恒温之后稍微 4-5min，我们进行加料
- 把试样加入料筒后用压料顶杆压实，把活塞杆重新放入料筒中，然后点击右上角的倒计时，开始测试模式，在倒计时的时候，我们将砝码托架顺时针方向移动至活塞杆上方
- 倒计时结束后，将所需砝码加于活塞杆上方，此时因为受到重力因素，塑料开始从口模中挤出，当活塞杆下刻度线和仪器外壳表面平行的时候（标准未要求一定要平行，只是规定了取料要在两个刻度线中间取），点击“启动”按钮，进行试验控制，系统根据配置信息，控制切料电机进行切料，一般情况取料为 3-5 段，样条冷却后，置于天平上，分别称重，输入到“物料称重”，或计算质量平均值，输入到“称重重量”中；系统自动计算测试结果，界面显示本次试验的质量流动速率。
- 按要求清洗料桶及口模，防止样料碳化影响仪器精度。

**备注：加完料后，按倒计时，按照标准时间倒计时完成后，砝码会自动加载，无需按屏幕右侧的手动加载键。**

**计算公式：**

熔体（质量）流动速率仪用 MFR 表示，单位为：克/10 分钟（g/min）公式表示： $MFR(\theta、mnom) = t_{ref} \cdot m/t$

式中： $\theta$  —— 试验温度

$mnom$  —— 标称负荷 Kg

$m$  —— 切断的平均质量 g

$t_{ref}$  —— 参比时间（10min），S（600s）

$t$  —— 切断的时间间隔

**注意：**

**若试样流动速率高于 10g/10min，则预热时试样会有较大损失，在这种情况下预热期间可以不加砝码或加较小的砝码，在 4min 预热结束后换成所需的砝码。**

### 2.3 体积法试验

**体积法的操作：**

**在测试体积法之前，要将体积的位移测量装置归零（接近垂直状态），如下图所示：**



**图 2**

把试样加入料筒后用压料顶杆压实，把活塞杆重新放入料筒中，然后点击屏幕上面的倒计时，开始测试模式

备注：切记切割时间要设置为 999S，次数大于 1 次即可，体积法无需切割。

当 4 分钟倒计时完成之后，将所需砝码压在活塞杆上，这个时候由于增加重量，料会较快速流出，当流至下刻度线于表面平行的时候，会出现滴的一声，表示测试完成。然后在设置项的试验结果处，会出现测试结果，此时测试完成。

假如我们要进行多次试验，那么需要在清理完成之后，将位移测量装置（位移测量杆）归位，并且点击屏幕运行按键，然后再按一次停止即可完成位移清零，然后在进行下一次试验。

在主界面下，像做质量法测试一样，设置材料的实验温度，砝码和编号等（体积法测试切割时间设置为 999S，次数 999 次，因为体积法无需切割称重），升温以及恒温后，然后加料，放入活塞杆，将砝码托盘顺时针置于活塞杆上方，在放活塞杆之前，我们将左侧的编码器的延长测试针，旋转至活塞杆延长杆下方

- 此时的 MVR 的数据，随着活塞杆的下降，材料的挤出，开始变动（MVR 起始数据一般为 1000）
- 当活塞杆的下刻度线与仪器外壳齐平时，系统开始自动测量，在测量过程中，除测量“启动/停止”按钮可进行操作外，其它按钮不能进行操作，当活塞杆的上刻度线与仪器外壳齐平时，体积测量结束，此时电机自动上升至顶端，试验结束后 MVR 出自动显示所计算的体积流动速率 MVR。
- 按仪器要求进行清洗。

熔体(体积)流动速率仪用 MVR 表示,单位为:立方厘米/10 分钟( $\text{cm}^3/10\text{min}$ )公式表示: $MvR(\theta, mnom) = A \cdot Tref \cdot L/T$

式中:  $\theta$  —— 试验温度

$mnom$  —— 标称负荷 Kg

$A$  —— 活塞和料筒截面面积平均值 (等于  $0.711\text{cm}^2$ )

$tref$  —— 参比时间 (10min),  $S$  (600s)

$t$  —— 预定测量时间或者各个测量时间的平均值

$L$  —— 活塞移动预定测量距离或各个测量距离平均值

### 注意:

- 1, 做体积法的时间, 不能按“启动”按钮, 不然 MVR 位置数据会恢复默认的 1000, 测试就无法完成。
- 2, 每次做完一次体积法之后, 需要将编码器延长测试针恢复到原始位置, 点击一下“停止”键, MVR 位置则会恢复默认 1000 (此步骤是为了消除编码上一次测试产生的丢步等问题)

## 2.4 熔融密度及体积法、质量法转换

**熔融密度计算公式 1:** 熔融密度 (FRR) 是指材料的质量法熔融指数 (MFR) 和体积法熔融指数 (MVR) 的比值, 是研究高分子的一项重要参数, 用来表示分子量对流变行为的影响, 计算公式如下:

$$\text{熔融密度 (g/cm}^3\text{)} = \text{MFR/MVR}$$

**备注:** 当一种材料我们做完质量法测试之后, 然后在进行体积法测试, 当体积法测试完成后, 熔融密度自动计算出其比值, 也就是熔融密度

**熔融密度计算公式 2:**

$\rho$ ——熔体在试验温度下的密度, 按式(5)计算, 单位为克每立方厘米(g/cm<sup>3</sup>):

$$\rho = \frac{m}{A \times l} \dots\dots\dots$$

式中:

$m$ ——活塞移动  $l$ cm 时挤出的试样质量, 单位为克(g)。

$m$ : 活塞移动 3cm 时 (即活塞杆的第一刻度线到第二刻度线的距离) 的质量, 单位 g。

$A$ : 料筒横截面积和活塞杆的平均值 (标准数据为固定的), 等于 0.711cm<sup>2</sup>, 单位平方厘米

$L$ : 活塞杆移动的测量距离或者预定的测量距离平均值, 单位 CM (这个距离一般等同于  $m$ )

**举例:** 比如活塞杆两刻度线距离为  $L=3$ cm, 从第一刻度线开始切割一次, 到第二刻度线切割一次, 取得一条试样, 重量为 1g, 那么熔融密度为:  $1\text{g}/0.711\text{cm}^2 \times 3\text{cm} = 0.4688\text{g/cm}^3$ .

- 同时, 也可以通过体积法, 输入密度, 得出质量法 (此密度为熔融密度, 区别于常温密度), 具体操作如下, 先通过试验, 得出 MVR 数据, 然后称重重量处输入 00.000, 将 MFR 清零, 在密度处输入密度, 确认 OK 之后, 自动计算出 MFR

**注意:** 通过 MVR 和密度算出质量法, 密度必须为熔融后的密度, 此方法只作为参考。

### 2.5 打印和保存、时间设置

- 在主界面中，点击“下一页”按钮进入测试结果界面，如下图所示：

No.	称重	MFR结果	时间	MVR结果	熔融密度
1	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
2	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
3	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
4	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
5	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
6	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
7	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
8	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
9	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
10	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000
AVG	00.000	0.000	00.00	0.000	0.000






2000-01-01 00:00:38 No USB! 停止中 加热关闭 0 000

- 点击 CLEAR，所有数据清零。


- 点击 U 盘图标，在仪器后面电源线插孔旁边，即可导出测试数据。

### 2.6 软件输出：

- 将主机的 USB 连接到电脑上，然后双击打开软件。

名称	修改日期	类型	大小
FTD2XX_NET.dll	2008/12/12 8:40	应用程序扩展	74 KB
FTD2XX_NET	2008/12/12 8:40	XML 文档	75 KB
icon1	2017/1/29 22:24	ICO 文件	5 KB
ICSharpCode.SharpZipLib.dll	2014/7/3 10:56	应用程序扩展	196 KB
language	2017/11/18 14:52	XML 文档	7 KB
<b>MeltFlowVZ</b>	2017/11/18 14:52	应用程序	163 KB
MeltFlowVZ.exe.config	2017/11/27 17:09	CONFIG 文件	1 KB
NPOI.dll	2015/8/1 5:16	应用程序扩展	1,639 KB
NPOI.OOXML.dll	2015/8/1 5:16	应用程序扩展	462 KB
NPOI.OOXML	2015/8/1 5:16	XML 文档	457 KB
NPOI.OpenXml4Net.dll	2015/8/1 5:16	应用程序扩展	88 KB
NPOI.OpenXml4Net	2015/8/1 5:16	XML 文档	154 KB
NPOI.OpenXmlFormats.dll	2015/8/1 5:16	应用程序扩展	1,883 KB
NPOI	2015/8/1 5:16	XML 文档	2,181 KB
preset.bin	2017/3/21 12:44	BIN 文件	3 KB

- 打开界面如下所示：

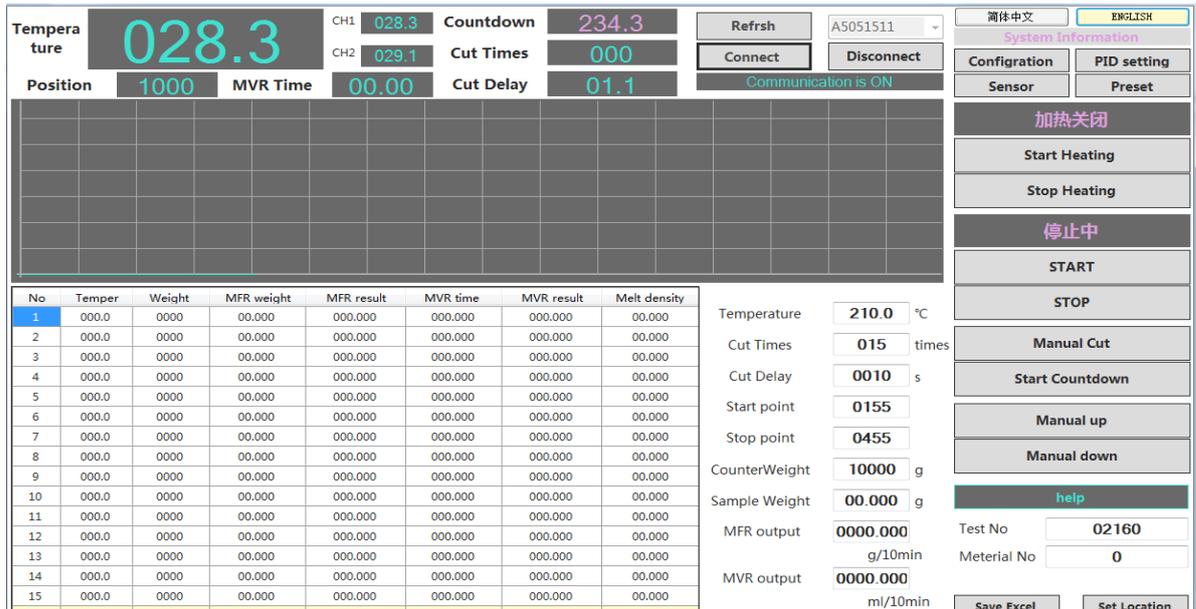

- 首先，点击寻找设备，此时后面出现一个端口信息，然后点击连接设备，这时设备和软件建立了通讯，通过以上界面可以直接设置并保存所有触摸上的数据，具体操作方式同触摸屏相似。
- 测试完成后，我们可以将测试报告保存在指定的位置，保存方式如下所示：



- 点击保存位置，可以随意指定文件夹，然后点击保存 EXCEL，即可在电脑的此目录查看数据，

MeltFlow							
试验编号 No.:	材料型号	切料计次	切料计时			2017-11-28	
	N/A					02:11:55	
记录编号	运行温度	砝码重量	MFR称重数据	MFR计算结果	MVR测量时间	MVR计算结果	熔融密度
1	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
2	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
3	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
4	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
5	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
6	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
7	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
8	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
9	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
10	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
11	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
12	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
13	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
14	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
15	000.0	0000	00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
平均值			00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
最大值			00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
最小值			00.000	000.000	000.000	000.000	00.000
极差值			00.000	000.000	000.000	000.000	00.000

注意：此软件需要在一定的操作系统下使用，目前不再支持 WINDOWS XP 系统。

## ft232r usb uart 驱动

**如通讯不成功，请查看是否安装了**

### 3.1 仪器的清洗

试验完成后，应及时对仪器进行清洗，否则会影响本仪器的性能。

3.1.1 活塞清洗：由于熔融料的粘附，活塞在直接提起的时候，阻力可能很大，此时可一边顺时针转动基础砝码，一边渐渐向上提起。

3.1.2 口模清洗：把挡板拉轴向左拉出，用加料顶杆把口模从炉体下方顶出，同时，带着隔热手套在炉体下方接住口模。迅速用口模清理棒将口模孔内残余热料顶出，然后用纱布或软布把口模外表面擦拭干净。

3.1.3 料筒清洗：用缠绕带纱布的清洗杆插入料筒内迅速上下擦拭，到干净为止。

**注意：清洗和试验操作中应带隔热手套，以免烫伤。以上操作都要趁热进行，对一些难清洗的试样可适当加些润滑物（如硅油、石蜡或其他化学试剂）辅助清洗。禁止使用可能损坏活塞、料筒或口模表面的磨料或材料。**

### 4. 仪器存放、维护保养

4.1 本仪器及其附件必须置于干燥的环境内。


4.2 在试验完毕附件必须加抹防锈脂，在试验前除掉防锈脂。

4.3 在试验完成之后，必须关掉电源，以免发生意外情况。

## 六，仪器的校准

- 位移计量，本系统以第一条环线为零位，将活塞杆放入料桶内，正确安装位移测量装置，将活塞杆缓缓提出，当活塞杆第一条环线与料桶齐平时，记录屏幕上方的 MVR 位置数据，为编码器起始位置，当活塞杆第二条环线与料桶齐平时，记录屏幕上方的 MVR 位置数据，为编码器终止位置，在设置参数里面，分别输入起始的数据和终止数据，调整完成。
- 计时计量，使用秒表对系统计时器进行计量，点击“计时开始”按钮开始计时，点击“计时停止”按钮停止计时；

- 温度计量，将温度计探头插入料筒内，插入之前要将口模放入料筒中，等待温度计的温度到达并稳定 5min 后，读取温度计实际数据，并记录之，然后点击系统设置，一直进入下一页，直到一下界面，

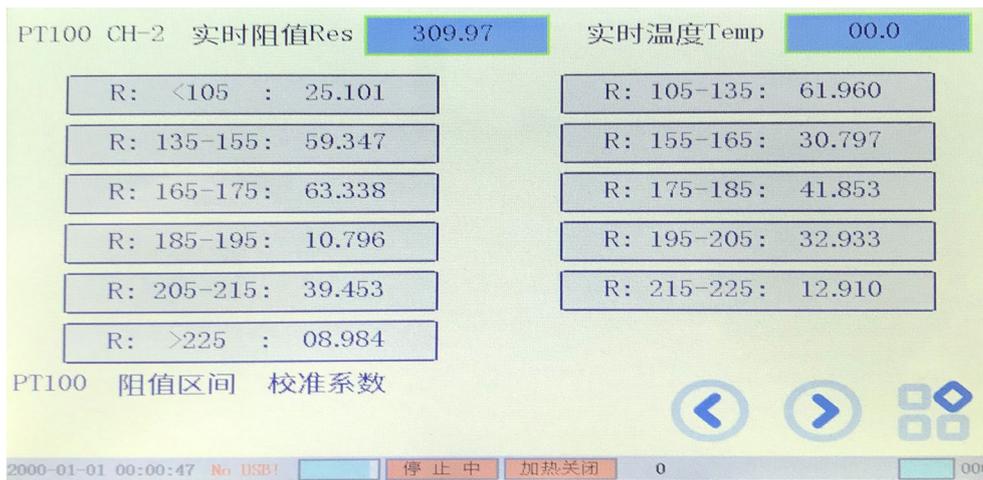

校准方法为：实际温度/显示温度\*原始数值

其中：实际温度为温度计测量的温度

显示温度为触摸屏显示的温度

对应的这一段的数值

例如，校准 200℃，实际测量为 201℃，我们在进入到上一界面，然后查看右上角的电阻值（每一个温度点，都会对应一个电阻值，假设 200℃电阻值为 192Ω）我们找到 190-200Ω，那么就是  $201/200 * 1.00 = 1.005$ ，将 1.005 带入到 190-200Ω 这一段，然后替换之。等待 1 分钟，关机，校准完成。

**注意：因为加热部分采用的是上下独立的双温控系统，上图中 PT100-CH2，为下加热套，PT100-CH1 为上部加热套，所以校准的时候，一般校准下部，也就是校准 PT100-CH2 所对应的电阻值**

## 附录 A

## 测定熔体流动速率的试验条件

所用试验条件应由相应材料命名或规格标准规定,表 A1 列出了已证明是适用的试验条件。

条件(字母代号)	试验温度 $\theta$ , °C	标称负荷(组合) $m_{nom}, kg$
A	250	2.16
B	150	2.16
D	190	2.16
E	190	0.325
F	190	10.00
G	190	21.6
H	200	5.00
M	230	2.16
N	230	3.80
S	280	2.16
T	190	5.00
U	220	10.00
W	300	1.20
Z	125	0.325
<p>注: 如果将来需要使用本表中未列出的试验条件, 例如, 对新的热塑性材料, 则只可选择本表中已使用的负荷和温度</p>		

## 附录 B

## 热塑性材料的试验条件

材料	条件(字母代号)	试验温度 $\Theta$ , °C	标称负荷(组合)MNOM,KG
PS	H	200	5.00TUY743
PE	D	190	2.16
PE	E	190	0.325
PE	G	190	21.60
PE	T	190	5.00
PP	M	230	2.16
PP		230	5.00
ABS	U	220	10.00
ABS		240	10.00
ABS		265	10.00
PS—1	H	200	5.00
E/VAC	B	150	2.16
E/VAC	D	190	2.16
E/VAC	Z	125	0.325
SAN	U	220	10.00
ASA、ACS、 AEDPS	U	220	10.00
ASA、AEDPS		240	10.00
ASA、AEDPS		265	10.00
PC	W	300	1.20

PMMA	N	230	3.80
PB	D	190	2.16
PB	F	190	10.00
PB	T	190	5.00
POM	D	190	2.16
PP	T	190	5.00
MABS	U	220	10.00

#### 常见问题分析及处理方法

常见问题	原因分析及通常处理方法
无显示或升温过程中显示消失	检查电源是否接好，电源保险是否被烧坏，电源地线是否接好
升温但不能恒温或加热超过设定温度很多还不停止	电源的电压波动过大，前级需接稳压电源
不加热	检查加热保险是否正常，如损坏更换即可
手柄不能自由推拉	可能是料筒内部有残余料没清理干净。设定一个温度直接加热，加热到一定温度，推拉手柄即可。每次试验完毕，应清理料筒及口模。

衷心感谢您的阅读！

本说明书最终解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书中的图片及文字解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书内容若有变动，恕不另行通知，如有疑问，请通过电话进行咨询。

我们尽力确保本说明书上的信息，但首诺对印刷或文字错误概不负责。

本仪器所测试结果仅用于使用公司做产品质量把控参考。不做其他用途。

广州首诺科学仪器有限公司版权所有，保留所有权力。

## 广州首诺科学仪器有限公司

地 址：广东省广州市增城区宁西街香山大道 8 号之三 701 房

电 话：020 -82898533

售后热线：020-26221916                      18144890577

传 真：020 - 82898533

网 址：[www.gzsnyq.com](http://www.gzsnyq.com)

---